


コームを抜く際のご注意



STEP 1.

- ・両手でガラス板を保持し、コーム上端の凸部分に親指を添えます。コームをガラス板を滑らすように少し押し出し、コームが若干ゲルから離れたことを確認します。

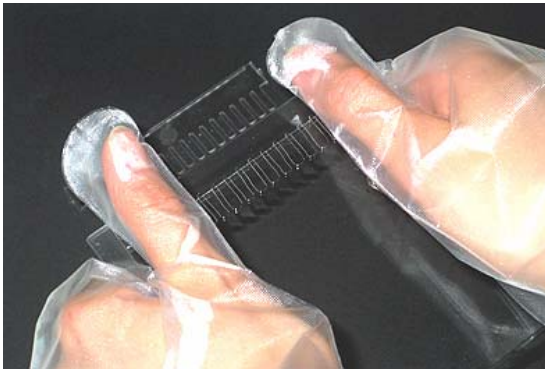

STEP 2.

両手の親指を使って**素早く**コームを抜き去ります。ゆっくり抜くとウェル部の柱が曲がってしまうことがありますので、ご注意ください。

注) 万が一ウェル部の柱が曲がってしまった場合は、チップやシリンジを用いてご修正下さい。

