

SIMASIMA

しましま

ラダー


Ladder

His タグ融合タンパク質分子量マーカー

見やすい分子量サイズ・そのまますぐに使用可能
(希釈や熱処理の必要はありません)

3本セット
&
サンプル!
あります!

Prestained SIMASIMA-Ladder

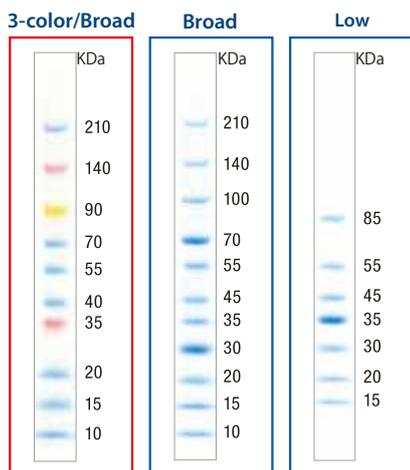


品番	SS3000	SS2000	SS2100
添加量	10 μ L	10 μ L	10 μ L
容量	500 μ L	500 μ L	500 μ L
希望販売価格	¥ 18,500	¥ 15,500	¥ 14,500

コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号: DCB

- 泳動中の分離状態の確認、泳動後のプロットインク効率の評価に最適。
- 膜へ転写するとバンドの濃さが異なる場合があります。
- 使用するゲルのアクリルアミド濃度 T(%) および架橋度 C(%) の違いにより概算分子量が異なる場合がありますので、本マーカーは正確な分子量の決定には適しません。
- 4°C 保存でも 1 年間安定です。

SIMASIMA-Ladder

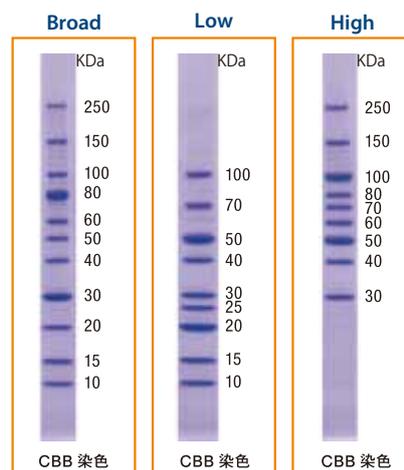

品番	SS1000	SS1100	SS1200
添加量	5 μ L	5 μ L	5 μ L
容量	500 μ L	500 μ L	500 μ L
希望販売価格	¥ 15,500	¥ 14,500	¥ 14,500

コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号: DCB

- バンド形状がシャープで見やすく、正確で再現性の高い移動度を示すため、分子量の推定が容易です。
- 抗 His タグ抗体使用時の WB のポジティブコントロールとして使用できます。
- 使用量は CBB 染色の場合は 5 μ L、銀染色や SYPRO® Ruby 染色の場合は 0.2 ~ 0.5 μ L をご使用ください。
SYPRO® は、Life Technologies 社の登録商標です。
- 4°C 保存でも 1 年間安定です。
(※25°C でも 2 ~ 3 ヶ月は安定です。)

詳しい情報はコスモ・バイオ Web サイトへ

コスモ・バイオ Web サイトトップページ「記事 ID 検索」に、記事 ID で示された数字を入力して検索してください。ダイレクトにページへ行くことができます。

<http://www.cosmobio.co.jp/> 【記事 ID 検索】

記事 ID 11120



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

P-BEAT 高速電気泳動槽

P-BEAT 高速電気泳動槽は、コスモ・バイオ社製プレキャストゲル マルチゲル® II ミニ専用の電気泳動槽です。

特長

- 優れた操作性
- 2枚同時の泳動が可能
- 完全下部バッファー冷却方式により、ゲルに熱がかりにくく、スマイリングしにくい
- 高電圧による高速泳動が可能

高速 SDS-PAGE 設定条件

設定電圧 300 V ~ 500 V
泳動時間 約 40 分 ~ 約 25 分

仕様

寸法	145 W × 115 D × 150 H mm
バッファー容量	約 700 mL
泳動可能枚数	2 枚



対応ゲル 電気泳動プレキャストゲル


マルチゲル® II ミニ

詳しい情報は、
コスモ・バイオ Web サイト「記事 ID 検索」で。

記事 ID 5329 クリック!



KDa

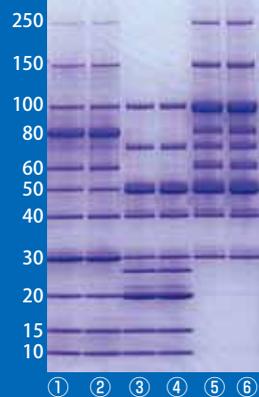


泳動画像

1,2 レーン：
SIMASIMA Ladder Broad
(品番：SS-1000) 5 µL
3,4 レーン：
SIMASIMA Ladder Low
(品番：SS-1100) 5 µL
5,6 レーン：
SIMASIMA Ladder High
(品番：SS-1200) 5 µL
泳動装置：「P-BEAT」
泳動条件：300V, 40min
ゲル：
マルチゲル® II ミニ 4/20
(ゲル濃度 4~20%) (品番：414879)
染色：
CBB 染色
(ページブルー 83 染色液 (CBB-R250)
品番：423406)

完全下部バッファー冷却方式

上部バッファー槽と下部バッファー槽を分離し、ゲルカセットを下部バッファーで冷却することで上部バッファーの熱による影響を抑えます。この構造により、高電圧による高速電気泳動を可能にしました。

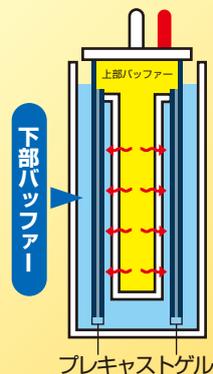

コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号：DCB

品名	用途	品番	包装	希望販売価格
P-BEAT 高速電気泳動槽	10×10 cm ミニゲル用	500000	1 unit	¥ 78,000

詳しい情報は、コスモ・バイオ Web サイト「記事 ID 検索」で。記事 ID 11121 クリック!

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

希望販売価格 記載の希望販売価格は 2018 年 9 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」キャンペーン中の参考価格は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

使用範囲 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<http://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル