



Crouzet(クローゼット)タイマーについて

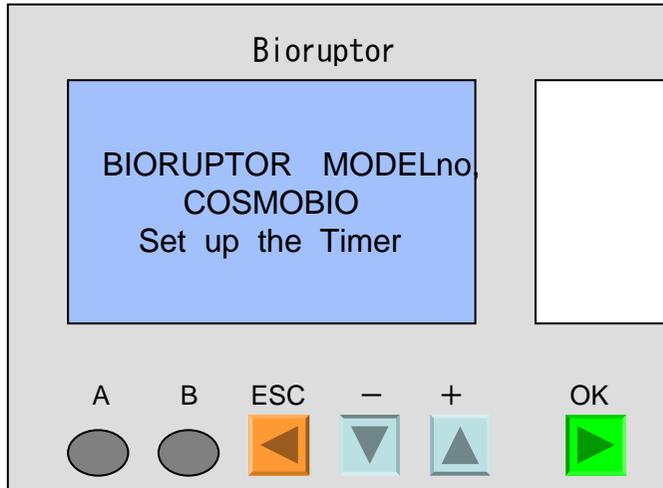

起動時画面


この画面での運転はできません

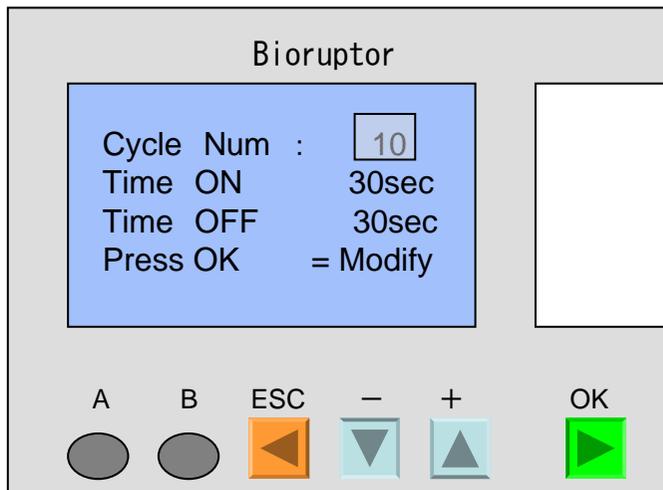


運転初期画面

運転開始あるいは設定変更を行うことが可能です。


タイマー設定変更

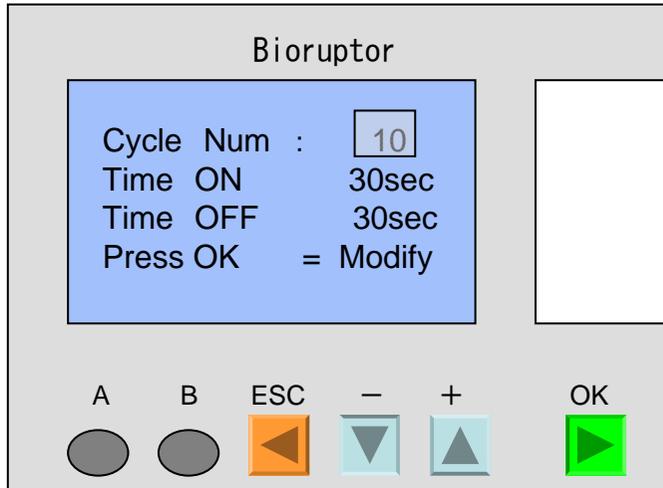


カーソル移動

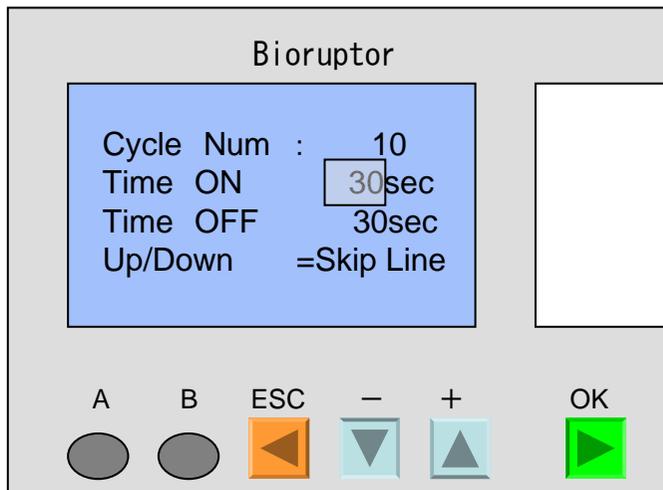


カーソル移動   ボタンで行を移動

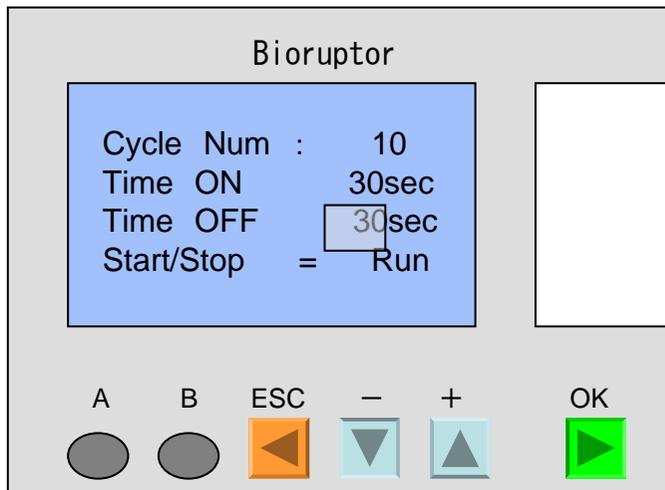


カーソル移動   ボタンで行を移動

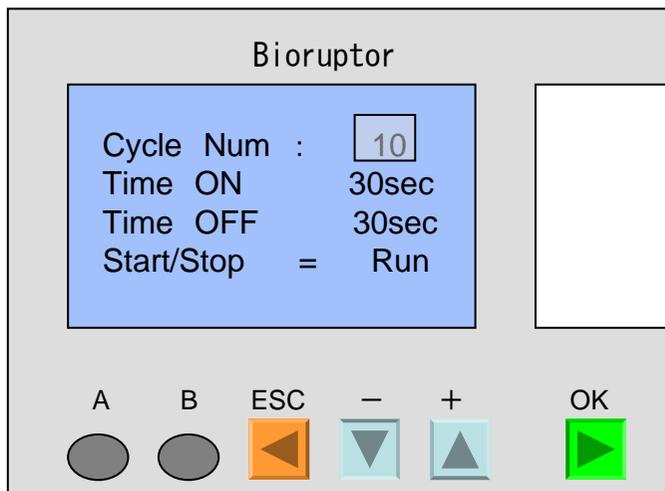


変更する行を選択

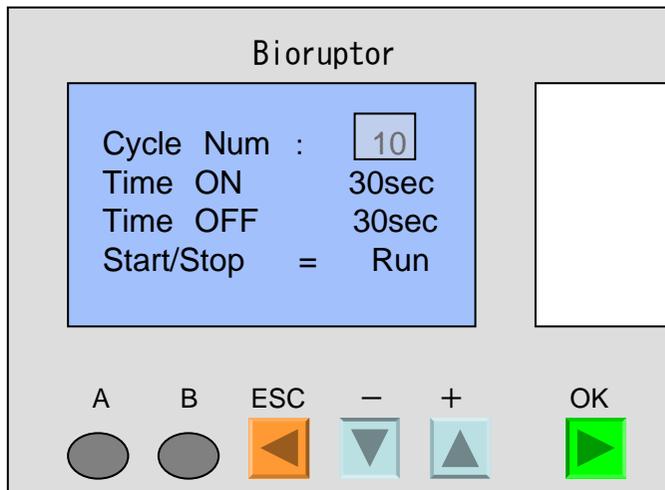

OK
 ボタンを押す

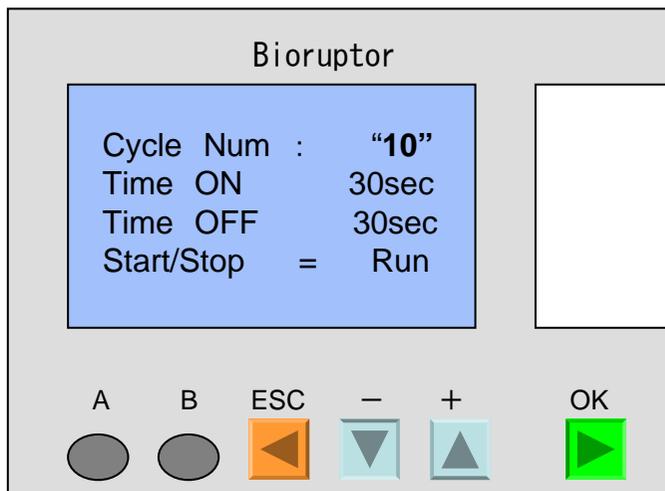

数値がフラッシュします

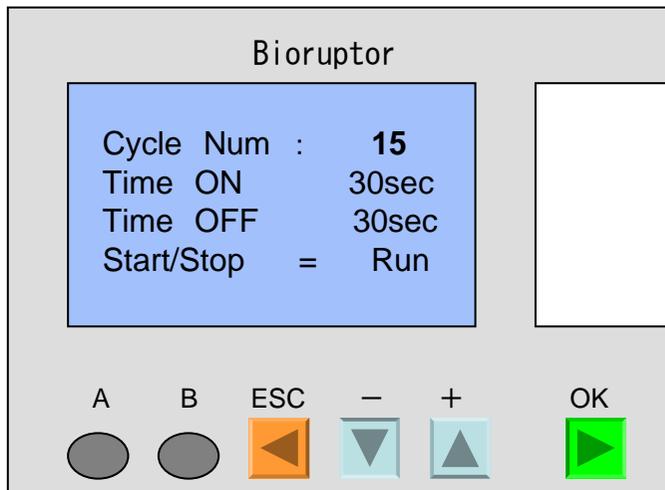


ボタンで設定値変更

設定変更範囲

Cycle Num(繰り返し) 1~60回

Time ON(超音波ON) 1~99秒

Time OFF(超音波OFF) 30~99秒

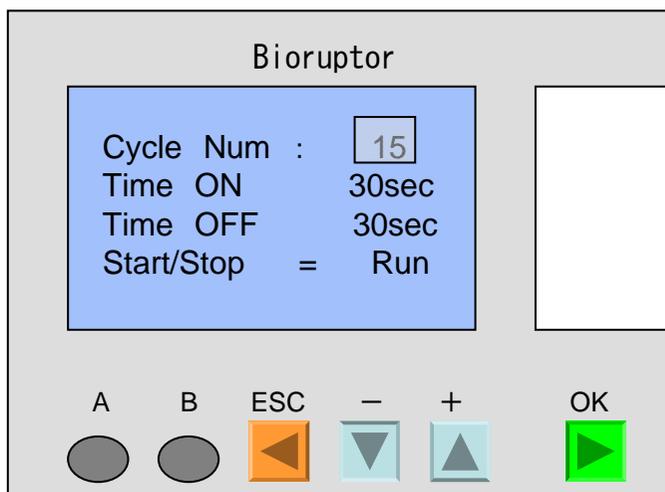

OK

 ボタンを押し設定終了

同様にTime ON、Time OFFも変更可能

ESC

 ボタンは1つ手前の作業に戻ります。



ボタンは使用しません。押ししても運転への影響はありません

Bioruptorのタイマー設定範囲について
製造ロットにより設定範囲が異なります。
詳しくは以下の表をご参照ください。

UCD-300		サイクル数(回)	超音波ON(秒)	超音波OFF(秒)
シリアル番号	300001~300050	1~59	0~59	0~59
	300051~300090	1~60	5~99	5~99
	300091~現行品	1~60	1~99	30~99
UCW-310		サイクル数(回)	超音波ON(秒)	超音波OFF(秒)
シリアル番号	310001~310149	1~59	0~59	0~59
	310150~310167	1~60	5~99	5~99
	310168~現行品	1~60	1~99	30~99