


## M710-N ABEE Labeling Kit

### 希少糖の分析

#### 分析例

自然界に微量に存在する希少糖は、さまざまな生理活性を有することで注目されています。ABEE Labeling Kit は、糖を簡便に標識化するキットです。今回は、希少糖の分析をおこないました。

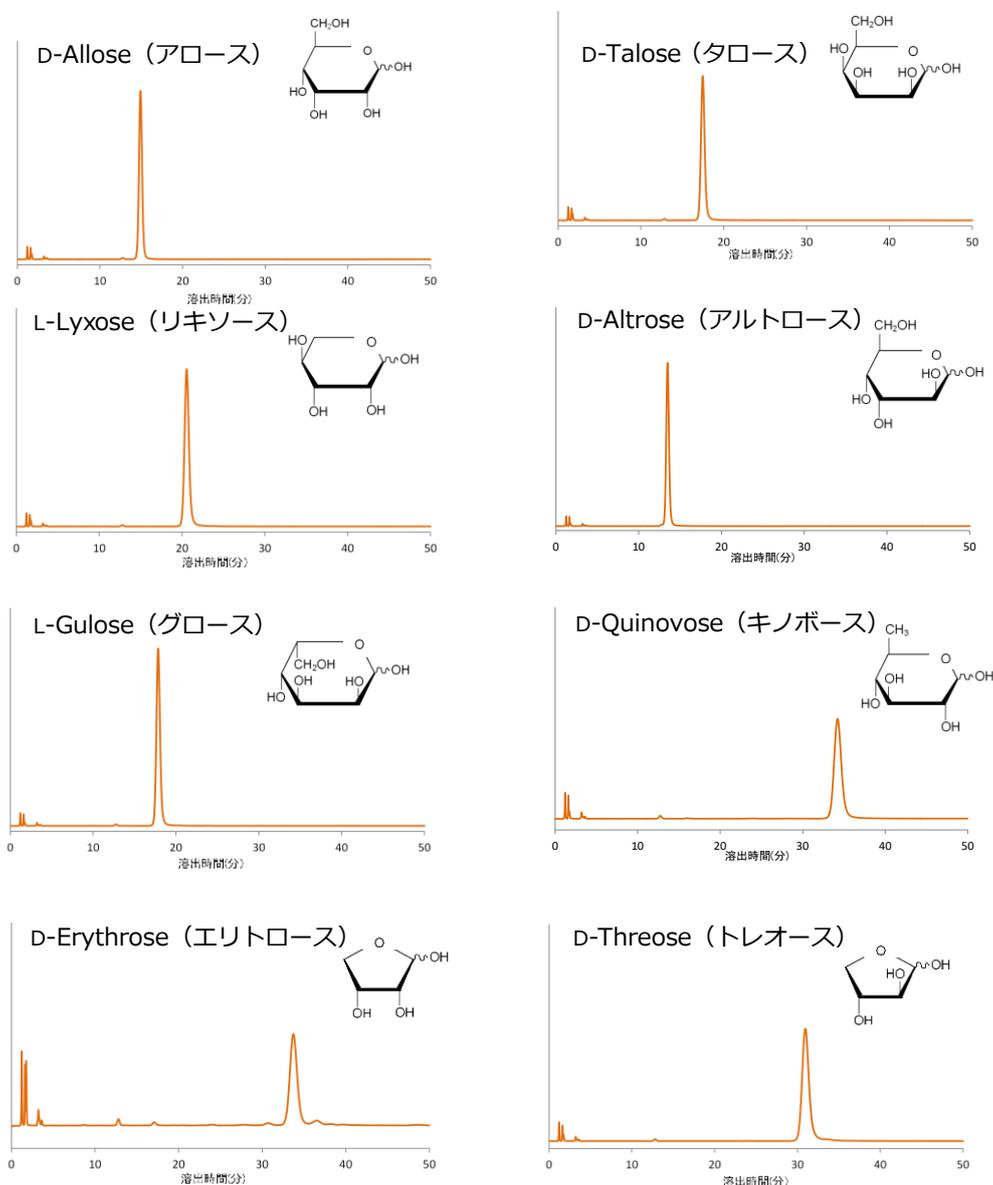

カラム : HonepakC18 (4.6 mm × 75mm)      溶離液 : 0.2 M Potassium borate pH8.9/ Acetonitrile (93/7)      流速 : 1 mL/min.  
 カラム温度 : 30°C      検出 : Fluorescence (Ex.305nm Em.360nm)      試料 : ABEE(*p*-アミノ安息香酸エチル)標識化糖      注入量 : 10 μL(0.5 μg)