

発売記念!

キャンペーン期間：2026/4/1 水 ▶ 2026/6/30 火

キャンペーン番号：2604



40% OFF

WB用 ブロットィング・アクセラレーター

# Blotting Accelerator




ブロッキング原則不要。抗体反応は40分以内で完了。

ブロッキング機能と抗原抗体反応促進機能を兼ね備えた、独自組成の抗体希釈バッファーです。ウェスタンブロット (WB) 実験において、抗体反応および洗浄時間を大幅に短縮します。一次抗体・二次抗体の希釈液としてそのまま使用でき、従来法と同等のシグナルを維持します。

従来1~2日のWBを、半日で完了!

SDS-PAGE

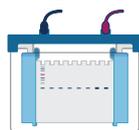

60~90分  
(従来通り)

転写



60~90分  
(従来通り)

ブロッキング



Blotting Accelerator  
ポイント!

一次抗体  
インキュベーション



Blotting Accelerator  
ポイント!

二次抗体  
インキュベーション



Blotting Accelerator  
ポイント!

検出



5~30分  
(従来通り)

ブロッキングフリー & 抗体反応を短縮!



ブロッキング+抗体反応+洗浄

4時間



抗体反応

40分

+洗浄6分

Blotting Accelerator  
ポイント!

従来のWBからの変更点

× ブロッキング不要

室温60分/4℃一晚 → 原則不要に<sup>※1</sup>

● 一次抗体の反応時間短縮

室温60分/4℃一晚 → 室温10~25分

● 二次抗体の反応時間短縮

室温60分/4℃一晚 → 室温8~15分

★ 洗浄時間も短縮 (各抗体反応後に実施)

30分 (10分×3回) → 3分 (1分×3回<sup>※2</sup>)

速く、効率的に、クリアな結果を。  
—もう1ブロットだって、「今日」いける。

※1 ブロッキング工程はオプションとして実施可能です。本製品を用いた場合、約5分間で十分な効果が得られます。  
※2 PBSTまたはTBSTを用い、2回 (各3~5秒) の「迅速洗浄」後、3回 (各1分) の洗浄を行ってください。

セールス/テクニカルサポート

株式会社 プロテインテック・ジャパン

国内販売

人と科学のステキな未来へ  
コスモ・バイオ株式会社

Blotting Accelerator

Antibodies | ELISA kits | Proteins





短時間でも十分なシグナル





ブロッキング省略でもクリアな結果

## 短時間反応（抗体反応：計25分🕒）でも、十分なシグナル。

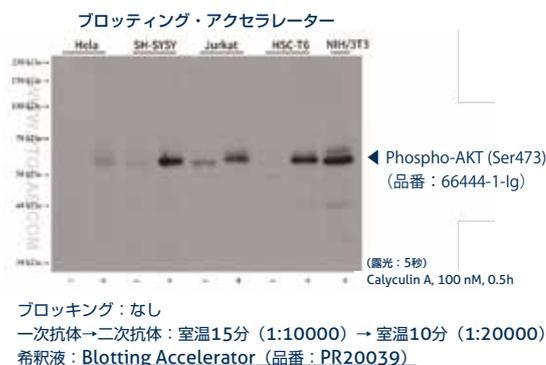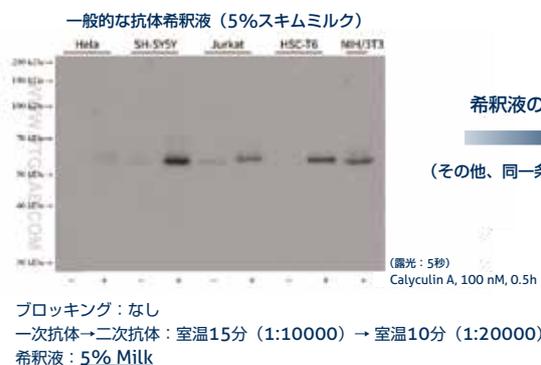

## ブロッキング省略&短時間反応（抗体反応：計23分🕒）でも、非特異的応答を抑制・クリアな結果。

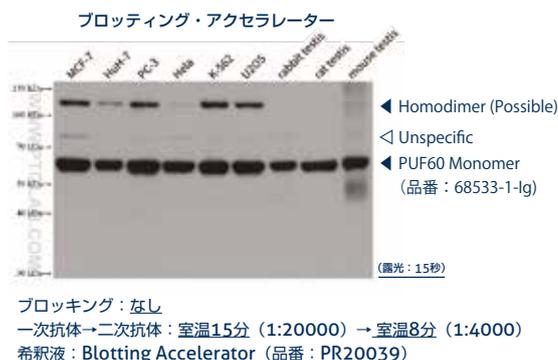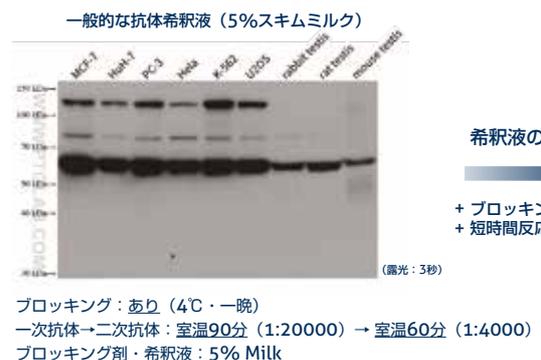

**Q** リン酸化抗体でも使用できますか？

**A** はい、使用できます（上段データを参照）。

**Q** PVDF膜・ニトロセルロース膜の両方で使用できますか？

**A** はい、両方の膜で使用できます。

**Q** 実験を停止できるポイントがありますか？

**A** ブロッキング時、一次抗体反応後、二次抗体反応後に停止できます。

**Q** すべての反応工程を本試薬に置き換える必要がありますか？

**A** いいえ、特定の反応工程のみに本試薬を適用し、他は従来通りでも実施できます（例：一次抗体のみに使用、二次抗体は従来通り）。

品名	品番	包装 *1	WB使用回数 *2	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
Blotting Accelerator	PR20039	100 mL	約5~10回	¥11,000	¥6,600
		500 mL	約25~50回	¥31,000	¥18,600

\*1 Ready-to-useの抗体希釈バッファーです。有効期間は4℃保存で1年間。

\*2 一次抗体・二次抗体希釈液の標準的な使用量（1回あたり各5~10 mL）に基づく目安です。

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

🔍 Blotting Accelerator

取扱店

お願い/注意事項

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

**（希望販売価格）** 記載の希望販売価格は2026年4月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

**（使用範囲）** 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

## コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —  
TEL: 03-5632-9630（受付時間 9:00 ~ 17:30）  
FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —  
TEL: 03-5632-9610（受付時間 9:00 ~ 17:30）  
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル